

Istruzioni per l'uso

omegon



Tavolino traslatore Omegon® per il microscopio ottico Omegon® VisioStar

Versione italiana: novembre 2019 Rev. B Codice articolo 62506


È espressamente vietata la completa o parziale riproduzione in qualsiasi forma dei contenuti del presente documento al di fuori dell'uso privato.
Con riserva di modifiche ed errori. Tutti i testi, le immagini e i disegni sono proprietà della nimax GmbH.

Tavolino traslatore Omegon®

Complimenti per aver acquistato il Suo nuovo tavolino traslatore Omegon® per il microscopio ottico VisioStar 40x-400x. Questo accessorio serve a posizionare meglio i vetrini portapreparato. Adatto per la scuola e lo studio, nel settore della microscopia biologica.

1. Preparazione.

Prima di metterlo in funzione per la prima volta, legga con attenzione le presenti istruzioni per l'uso per sfruttare al massimo tutte le possibilità offerte da questo accessorio per microscopio ottico. Sono qui descritte anche le norme rilevanti per la sicurezza nell'uso di questo apparecchio e devono essere rispettate.

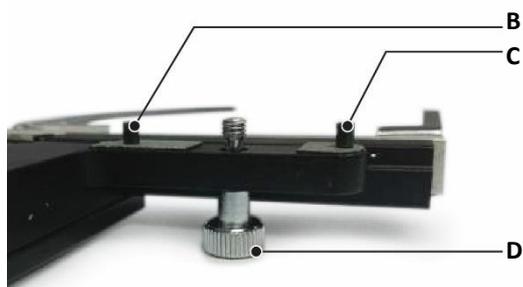

2. Montaggio.

Seguire le immagini passo dopo passo. Dopo aver svitato le due molle di serraggio, è possibile posizionare il tavolino traslatore. I tre fori situati esattamente adiacenti tra di loro, a destra e a sinistra, per i perni di fissaggio e il foro centrale per la vite di serraggio, che deve essere serrata bene a mano, in modo che il tavolino traslatore sia ben fissato al piano di osservazione del VisioStar.

- A. Molla di serraggio;
- B. Perno di fissaggio;
- C. Perno di fissaggio;
- D. Vite di serraggio;
- E. Tavolino traslatore montato sul VisioStar;
- F. Vite micrometrica;
- G. Vite micrometrica.

3. Funzionamento.

Con le due viti micrometriche, ottenere la posizione ottimale del tavolino traslatore, che può essere successivamente ritrovata attraverso le relative scale tarate. Durante quest'operazione, accertarsi che il tavolino traslatore non urti l'obiettivo.

